

Pour une préparation efficace des pastilles. Idéale pour préparer les échantillons destinés aux analyses XRF, XRD et AA. Après introduction de la poudre dans la bague à l'aide d'un entonnoir, le porte-échantillon est amené en position de pressage. L'opérateur lance le cycle en sélectionnant un programme dont tous les paramètres sont largement réglables. Une fois le cycle terminé, la pastille est transférée vers la position de sortie/remplissage.

CARACTÉRISTIQUES

- Accepte divers supports de pastillage : acide borique, anneau acier, coupelle aluminium et anneau plastique.
- Commande électrique par API Siemens : utilisation simple et pratique, fonctionnement stable et fiable.
- Programmes dédiés de montée en pression et de démoulage lents, pour augmenter le taux de réussite et améliorer la qualité des pastilles.
- Outillage exclusif en acier inoxydable pour prolonger sa durée de vie.
- Garantie d'un an contre tout défaut de fabrication.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	ZHY-401B	ZHY-601B
Charge maximale	400 kN	600 kN
Matériaux d'échantillon	Divers minéraux, scories, minerais, ciments, matières premières, etc.	
Outil de pressage	Acide borique, coupelle aluminium, anneaux acier/plastique, polyéthylène basse pression	
Écartement des colonnes	220 mm	
Course maximale	100 mm	
Temps de maintien sous pression	0 à 999 s	
Circuit de commande	API	
Puissance nominale	1,3 kW	
Alimentation électrique	380 V CA $\pm$ 10 %, 50 Hz, triphasé + terre	
Poids	330 kg	400 kg
Dimensions	600 × 500 × 1150 mm	660 × 530 × 1180 mm